

Tapones de Seguridad SCAT

Si Ud. es usuario de los tapones de seguridad SCAT, asegúrese que los filtros no estén agotados.

Recambios de la Válvula de Entrada de Aire

La Válvula de aire para Tapones de Seguridad SCAT (se adapta a todas los modelos de Tapones de Seguridad, incluidas las versiones más antiguas).



SCA-117010



Vida útil: **SCA-117010** Válvula de Entrada de Aire
6 meses **SCA-197010** Válvulas de Entrada de Aire, Pk 10 u

PVP 25,4 €

PVP 222,45 €

Recambios de Filtros de Carbón Activo

Para mantener su laboratorio seguro y sus disolventes limpios, debe conservar los filtros y válvulas en perfecto estado, ya que están permanentemente expuestos a partículas de polvo, vapores y contaminantes. Cambie sus filtros y válvulas cuando estén agotados para mantener su lugar de trabajo en perfectas condiciones de seguridad.



SCA-107985 SCA-107982 SCA-107615

SCA-107911	Filtro de Carbono, Tamaño: S	PVP 70,00 €
SCA-107985	Filtro de Carbono, Tamaño: S , con Tapa	PVP 92,75 €
SCA-107914	Filtro de Carbono, Tamaño: M	PVP 106,75 €
SCA-107982	Filtro de Carbono, Tamaño: M , con Tapa	PVP 124,95 €
SCA-107615	Filtro de Carbono, Tamaño: L	PVP 136,50 €
SCA-107986	Filtro de Carbono, Tamaño: L , con Tapa	PVP 183,75 €

Vida Útil  Tamaño **S**: 3meses **M**: 6 meses **L**: 9 meses

Paquete Económico de Filtros de Carbón Activo



SCA-190911

SCA-190914

SCA-190911 Ahorre comprando un envase con 4 filtros, PVP 220,50 €
Tamaño **S**


SCA-190914 Ahorre comprando un envase con 3 filtros, PVP 241,50 €
Tamaño **M**

Para todos los pedidos realizados antes del 30 de Noviembre obtendrá un descuento del 15 % de la lista de precios.

the fresh breeze of chromatography™

Válvula de Aire

La válvula de aire, incluida en cada Tapón de Seguridad SCAT, bloquea los vapores peligrosos y evita la evaporación de disolventes

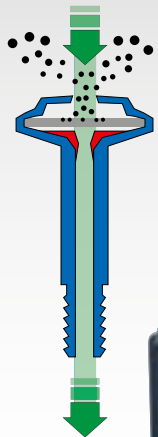

Como el filtro de membrana absorbe polvo y partículas sucias, para evitar la contaminación del disolvente, la válvula de entrada de aire debe renovarse al cabo de 6 meses.



Válvula de aire (1 unidad)

La Válvula de aire para Tapones de Seguridad SCAT (se adapta a todas las modelos de Tapones de Seguridad, incluidas las versiones más antiguas). Ref. 117 010



Vida útil:
6 meses

Válvula de aire (envase de 10 unidades)

Ahorre comprando un envase con 10 válvulas.



Ref. 197 010



Opelstr. 3
64546 Mörfelden
Germany

Phone: +49-(0) 6105 - 320 200
Fax: +49-(0) 6105 - 320 201
e-Mail: info@scat-europe.com
Web: www.scat-europe.com

Para información y venta, por favor contáctenos



Camí de Can Calders, 14
08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Tel.: +34 936 748 800
Fax: +34 936 752 405
Web: www.teknokroma.es
e-Mail: comercial@teknokroma.es



Es Hora de Cambiar!



**Renueve los filtros
Y válvulas usadas,
AHORA!**



www.scat-europe.com

Cambio: Porqué?

Para mantener su laboratorio seguro y sus disolventes limpios, debe conservar los filtros y válvulas en perfecto estado, ya que están permanentemente expuestos a partículas de polvo, vapores y contaminantes.


Cambie sus filtros y válvulas cuando estén agotados para mantener su lugar de trabajo en perfectas condiciones de seguridad.

Instrucciones:



Paso 1

Cuando instale un nuevo filtro, anote en la etiqueta la fecha de instalación.

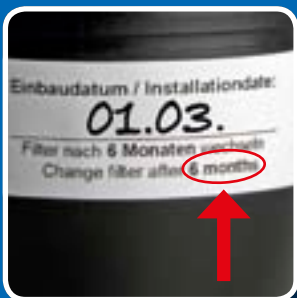

Paso 2

Compruebe la vida útil que aparece en la etiqueta con la fecha de instalación.



Paso 3

Reemplace el filtro por uno nuevo al final de su vida útil.


FILTROS AGOTADOS

Tamaño: S

Ref. 107 911

Ref. 107 985 (La protección contra salpicaduras protege el filtro de derrame de líquidos.)

Vida útil:
3 meses

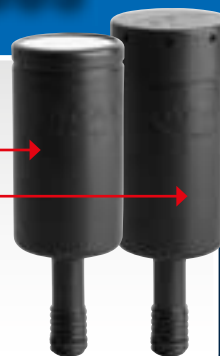

Tamaño: M

Ref. 107 914

Ref. 107 982 (La protección contra salpicaduras protege el filtro de derrame de líquidos.)

Vida útil:
6 meses



Tamaño: L

Ref. 107 615

Ref. 107 986 (La protección contra salpicaduras protege el filtro de derrame de líquidos.)

Vida útil:
9 meses



ENVASES ECONOMICOS

Tamaño: S

Ahorre comprando un envase con 4 filtros.

Ref. 190 911



Tamaño: M

Ahorre comprando un envase con 4 filtros.

Ref. 190 914



¡GENIAL!

Planifique su demanda anual y podrá ahorrar con nuestros envases económicos!